

CHN分析装置



料金表コード	S14-1
機器名	CHN分析装置
メーカー名	ヤナコ分析工業(株)
型式	MT-6型
取得年月	1998年12月 地域産業集積活性化対策事業費補助物件
仕様	試料: 1~3mg 水素: 2~400 μ g 炭素: 13~2600 μ g 窒素: 5~100 μ g

用途・使用例

・有機化合物中の炭素・水素・窒素の定量分析を行う装置であり、3元素の同時定量が可能です。

コレステロールの分析

	H	C	N
理論値(%)	11.99	83.87	0.00
分析値(%)	11.76	83.95	0.00

注意点

- ・試料導入に用いる石英棒の破損に注意して下さい。
- ・燃焼部の炉は非常に高温になりますので、やけどをしないように注意して下さい。